

## Fetal Bovine Serum Superior

### 特优级胎牛血清

#### 产品简介

胎牛血清 (FBS) 为细胞的维持和生长提供必需的营养和生长因子，是基于细胞研究中使用较多的血清。Arcegen 特优级胎牛血清经 3 次 100 nm 滤膜过滤及多项质量指标测试，具有优秀的性能表现，适用于培养大部分常规细胞系。同时，产品采用全自动化罐装，规范化生产，保证产品生产与性能的一致性。

#### 产品信息

货号	C230211S
规格	500 mL

#### 储存条件

-20~-10°C 储存，有效期 5 年。如解冻后单次使用量小，请分装后冷冻保存。  
解冻后的血清，于 2~8°C 冰箱存储，时间不宜超过 6 周。

#### 注意事项

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 本产品仅用于科研。

#### 使用说明

##### 1. 血清解冻方式一

- 1) 将血清从 -20°C 存储条件下取出，置于 2~8°C 冰箱中过夜。
- 2) 将 2~8°C 冰箱过夜的血清转移到 37°C 的水浴中解冻。解冻过程中，需不时的摇动瓶身以均匀混合液体，避免沉淀。

##### 2. 血清解冻方式二

- 3) 直接将血清从 -20°C 取出后，放置于 37°C 水浴中解冻。解冻过程中，需不时的摇动瓶身以均匀混合液体，避免沉淀。

##### 【注】

- 1) 以上解冻方式二选一；
- 2) 解冻过程需不断摇晃瓶身，当温度超过 40°C 的时候沉积在瓶底的物质有可能会发生蛋白变形，出现沉淀。