

3DCultr S-27 supplement without Vitamin A, serum free, 50X

S-27 添加剂, 无血清, 去除维生素 A, 50X

产品简介

S-27 添加剂是一种经过优化的、化学成分确定的无血清添加剂，主要推荐用于支持胚胎，出生后和成年的海马神经元和其他中枢神经系统（CNS）神经元的生长和活性维持。本产品去除维生素 A，以 50X 工作浓度的形式提供，适合与 Neurobasal® 培养基或 Neurobasal®-A 培养基配合使用进行神经元细胞培养，而无需星形胶质细胞滋养层。

本产品仅供科研使用，适用于大多数神经元细胞培养。

产品信息

货号	C230996E/C230996S
规格	1 mL/10 mL

储存条件

干冰运输。-25°C~-5°C 避光保存，有效期 24 个月。

注意事项

1. 避免反复冻融，应及时分装，最好在 4°C 下过夜融化，稀释时要求在无菌环境中进行。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套及通风橱操作。
3. 本产品仅用于科研用途。

使用说明

S-27 细胞培养添加剂是 50× 浓度。使用前请用基础培养基（如 Neurobasal）稀释到 1×。如准备 50 mL 培养基：将 1 mL 的 S-27 细胞培养添加剂（50×）加入到 49 mL 的基础培养基中。配置好的培养基，可于 2~8°C 避光保存 1 周。

1. 培养基制备

- 1) 置于 4°C 解冻本产品。
- 2) 在使用前无菌添加 2% 本产品和 0.5 mM L-谷氨酰胺至神经元基础培养基，配置成神经元完全培养基。

【注意】 下文中出现的“神经元完全培养基”即指此种添加了 S-27 添加剂和 L-谷氨酰胺的神经元基础培养基）。

- 3) 对于原代海马神经元培养，神经元完全培养基（由前述步骤制备）需要额外补充 25 μM 的 L-谷氨酸，在培养的第 4 天以后的换液中应不再添加谷氨酸。配置好的完全培养基，可于 2~8°C 的避光保存 1 周。

2. 细胞培养步骤

下列步骤已在大鼠胎儿原代海马和皮层神经元，以及神经母细胞瘤细胞系中测试。

- 1) 用无菌的冷的 0.05 mg/mL 多聚赖氨酸水溶液包被培养表面(玻璃或细胞培养级塑料)，每平方米表面使用 0.15 mL，在室温下保温 1 h。
- 2) 去除多聚赖氨酸溶液，并用无菌蒸馏水冲洗两次(须彻底清洗，因为多聚赖氨酸对细胞有毒性)。在超净工作台打开培养板的盖子通风，直到每个孔都完全干燥。培养板干燥后可以立即使用或在 4°C 最多保存 2 周。
- 3) 根据标准实验室程序或随细胞提供的说明书分离原代的大鼠神经元或解冻冻存的原代大鼠神经元。
- 4) 在预热的(37°C)神经元完全培养基中 (如前所述的方法制备)接种细胞，建议的细胞密度为 160 个细胞/mm²，或必要时使用自行优化的细胞密度。【注意】对于海马神经元，培养基中须添加 25 μM L-谷氨酸，参见“完全培养基的制备”。
- 5) 在 36~38°C，含 5%二氧化碳的潮湿环境中培养 (使用自然空气也是可接受的，但推荐含 9%氧气和 5%二氧化碳的气体环境)。
- 6) 培养 4~24 h 后，更换一半体积的新鲜培养基，继续在培养箱中培养。
- 7) 对海马神经元以外的细胞：在接种 4 天后，更换一半体积的新鲜的完全培养基，之后每三天重复一次。对海马神经元：接种三天后，用不含 L-谷氨酸的新鲜培养基更换一半体积的培养基，之后每三天重复一次。注意：在完全培养基中添加 25 μM 2-巯基乙醇，可改善海马神经元的长期存活率。

3. 分离原代大鼠胚胎神经元

下列程序推荐用于培养受精 18 天的大鼠胚胎海马神经元和大脑皮层神经元。

- 1) 从受精 18 天的大鼠胚胎中分离大脑皮层和双侧海马。
- 2) 在预置了完全培养基的锥形管中收集所有的组织。放置，直到所有的组织都已解体。
- 3) 使组织沉积在管的底部，然后小心地去除上清液，只留下刚好可覆盖组织的最少量的培养基。
- 4) 在不含钙离子的培养基中，使用 2 mg/mL 过滤灭菌的木瓜蛋白酶溶液，在 30°C 酶解组织约 30 min，其间每 5 min 轻摇锥形管以帮助降解。每对海马组织使用 2 mL 酶溶液。
- 5) 加入两倍体积的完全培养基以恢复二价阳离子的浓度，停止酶解。
- 6) 使未解离的组织沉降至管底 (约 2 min)，然后把上清液转移到 15 mL 离心管中，以 150×g 离心 5 min。
- 7) 在 1 mL 神经元完全培养基中重悬沉淀物，取一小份 (例如 10 μL) 进行细胞计数。后续的操作按照“复苏和培养冻存的神经元”的第 8-10 步骤进行。

4. 复苏和培养冻存的神经元

重要提示：原代神经元细胞将会贴附在裸露的塑料或玻璃表面，建议事先用神经元完全培养基冲洗所有的塑料和玻璃器皿的内表面，以获得最高的回收率和产量。由于细胞从冻存状态复苏时极其脆弱，请在整个操作过程中不要震荡或离心细胞。

我们建议每次只解冻一管细胞。务必减少从液氮中转移冻存管到 37°C 水浴中的操作时间。细胞从液氮罐到

水浴的运输过程中，可在冰桶中放少量液氮，将细胞置于这个冰桶中来进行。

- 1) 在解冻细胞之前，用神经元完全培养基冲洗无菌的 15 mL 锥形管，然后在超净工作台中通风晾干。
- 2) 从液氮中取出冻存管时可稍微拧松管帽以释放压力，然后再拧紧。
- 3) 在 37°C 水浴中轻柔搅拌冻存管以快速解冻细胞（小于 2 min）。当观察到冻存管中只有很少量的冰晶存在时（触摸冻存管仍然感觉是冷的）从水浴中取出。
- 4) 在超净工作台中用 70%的异丙醇消毒冻存管。在工作台台面上轻敲冻存管以使管内液体沉降到管底。
- 5) 使用事先用神经元完全培养基冲洗并干燥过的 1 mL 吸头极其轻柔地将细胞转移到事先冲洗并干燥的 15 mL 锥形管中。
- 6) 用 1 mL 预热的神经元完全培养基冲洗冲洗冻存管，以每秒一滴的速度极其缓慢地加入到 15 mL 锥形管中的细胞里。每加一滴都轻柔地转动锥形管一次。不要一次即把全部培养基加到锥形管中。
- 7) 慢慢地逐滴加入另外 2 mL 预热的完全培养基，使管内的液体体积为 4 mL。用 1 mL 吸头轻柔地混合液体，注意不要造成任何气泡。
- 8) 用一个事先冲洗干燥过的吸头吸取 10 μ L 细胞悬液加入到含有 10 μ L 0.4%台盼蓝的微量离心管中，轻敲管壁以混匀溶液。使用手动的细胞计数方法测定活细胞密度。解冻的细胞的活率应超过 50%。
- 9) 在已经事先用多聚赖氨酸包被（参见“细胞培养步骤”）的 48 孔板中每孔中接种大约 1×10^5 个细胞或按所需的细胞密度接种。加入预热的神经元完全培养基将细胞悬液稀释到每孔 500 μ L。
- 10) 按照“细胞培养步骤”中的 5-6 步骤进行神经元的培养。在 36~38°C，含 5%二氧化碳的潮湿环境中培养（使用自然空气也是可接受的，但推荐含 9%氧气和 5%二氧化碳的气体环境）。

相关产品

产品名称	货号	规格
3DCultr N-2 supplement,serum free,100X	C230994E	1 mL
N-2无血清添加剂,100X	C230994S	5 mL
3DCultr S-27 supplement, serum free, 50X	C230995E	1 mL
S-27添加剂,无血清,50X	C230995S	10 mL
3DCultr S-27 supplement without Antioxidant, serum free, 50X	C230997E	1 mL
S-27添加剂,无血清,无抗氧化剂,50X	C230997S	10 mL