

## MycAway™Spray(Ready-to-use)

### 支原体喷雾剂（即用型）

#### 产品简介

MycAway™Spray(Ready-to-use)支原体喷雾剂能阻止真菌（和孢子），细菌（和孢子），支原体和病毒（包括 HIV 和 HepatitisB）的生长和污染。它的活性成分是季铵类衍生物，不含汞、甲醛、苯酚或酒精等刺激性物质，无毒并可以生物降解。对一般的工作台和器材表面没有任何损伤。

本品为 1×的工作液，直接使用即可。

#### 产品规格

产品名称	产品编号	规格
MycAway™Spray(Ready-to-use)	C230101E	500mL
支原体喷雾剂（即用型）	C230101S	2×500mL
	C230101M	10×500mL

#### 使用方法

1. 每两个星期喷一次 CO2 培养箱，喷洒前不需要清空培养箱。
2. 超净工作台每次使用前喷一次，待其自然风干。

#### 产品储存

室温运输及保存，保质期 18 个月。

#### 操作注意

1. 使用本试剂前请仔细阅读本说明书全文。
2. 整个实验，应规范操作包括反应体系的配制、样本处理及加样。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作

