


5000bp DNA Marker, 100-5000bp

5000bp DNA 分子量标准，100-5000bp

产品简介

本产品指示带如下图，由 5,000 bp、3,000 bp、2,000 bp、1,500 bp、1,000 bp、750 bp、500 bp、250 bp 以及 100 bp 共 9 条线状双链 DNA 片段组成，其中指示带为 1,500 bp 和 500 bp，指示带浓度为 125 ng/5 μ L，其他条带均为 50 ng/5 μ L。该产品保存于 1 $\times$ DNA Loading Buffer 中，适用于琼脂糖凝胶电泳中 DNA 条带的分析，不适用于聚丙烯酰胺凝胶电泳分析。

DL5000 DNA Marker

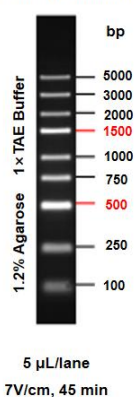

产品规格

产品货号	N132117S	N132117M
产品规格	100 T	10 $\times$ 100 T

产品组分

组分编号	组分名称	N132117S	N132117M
N132117-A	5 kb DNA Marker	500 μ L	10 $\times$ 500 μ L
N132117-B	5 $\times$ DNA Loading Buffer	1 mL	10 $\times$ 1 mL

产品储存

室温或 2-8 $^{\circ}$ C 保存，有效期半年；-25 至 -15 $^{\circ}$ C 保存，有效期 1 年，避免反复冻融。

操作注意

1. 使用时产品需充分混匀，及时更换电泳缓冲液并使用新制备的凝胶，以达到理想的电泳结果。
2. 如使用该产品电泳时出现抹带、条带不清晰或弯曲等不理想情况，建议尝试用水稀释后上样。如常规宽度胶孔可用水稀释 5 倍后取 8-10 μ L 进行上样。

3. 更换新的染料进行染色时，或使用的琼脂糖胶含不同染料时，应将电泳槽彻底清洗干净，再加入新的电泳缓冲液。
4. 为了您的安全和健康，请穿实验服并佩戴一次性手套操作。
5. 本产品仅作科研用途！

操作说明

1. Ladder 上样量为 5 μ L，若为宽胶孔，需适当增加上样量。
2. 建议使用 1.0-2.0% Agarose，电压 4-10 V/cm，0.5 $\times$ TBE（优先选用）或 1 $\times$ TAE 缓冲液电泳；
3. 通过 EB、Arcegen 核酸染料（Cat#N132109，无毒、适用紫外）等其他核酸染料通过泡染法进行染色时，在紫外灯下观察电泳条带。