

Neutral Balsam, Mounting Medium for Microscopy

中性树胶（镜检用永久封片剂）

产品信息

产品名称	产品编号	规格	储存
Neutral Balsam, Mounting Medium for Microscopy 中性树胶（镜检用永久封片剂）	36313ES60	100 mL	室温

产品描述

免疫组织化学中常使用中性树胶（Neutral Balsam）对经 DAB、BCIP/NBT 显色剂显色及复染后的玻片进行封片处理，以达到长期保存的目的。

本品为即用型工作液，可对玻片实现永久性保存。

运输和保存方法

室温运输和保存即可。

使用方法

组织切片经显色、复染后，用蒸馏水冲洗，甩去水分，经梯度酒精脱水干燥，（二甲苯透明），滴加 2-3 滴中性树胶（注意要滴在一起否则容易引起气泡），然后把盖玻片慢慢放上去，轻轻挤压，树胶液会向外侧扩增至整个镜片，通风晾几个小时后用棉球粘上二甲苯或者松节油把镜片边缘多余的树胶清洗干净，即实现封片。由于二甲苯气味很重，可将封好的玻片放在通风处晾 1-2 个月。

注意事项

- 1) 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2) 避免与皮肤或眼睛接触。