


Hieff NGS[®] OnePot[™] II DNA Library Prep Kit for MGI[®] 一步法 DNA 建库试剂盒

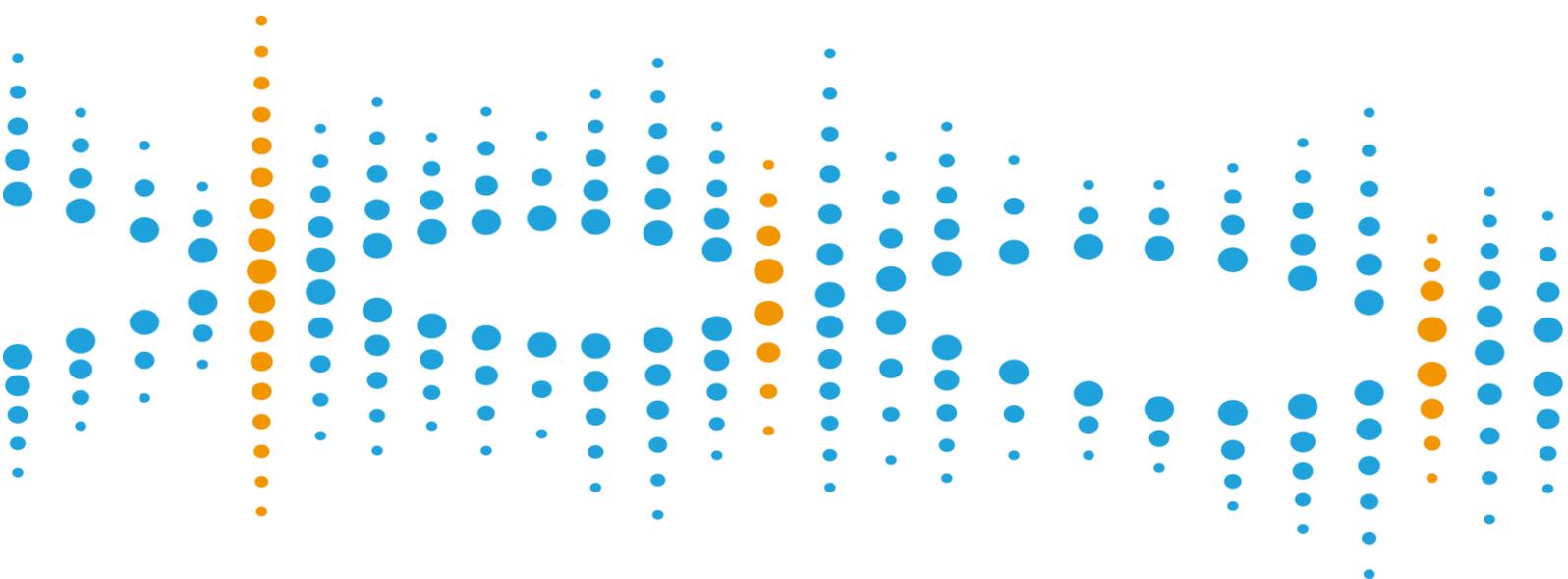

Yeasen Biotech Co., Ltd.

使用说明书

目 录

产品信息.....	1
产品描述.....	1
产品组分.....	1
运输与保存方法.....	1
注意事项.....	1
使用方法.....	3

产品信息

产品名称	产品编号	规格
Hieff NGS® OnePot™ II DNA Library Prep Kit for MGI®	13321ES08	8T
	13321ES16	16T
	13321ES96	96 T

产品描述

Hieff NGS® OnePot™ II DNA Library Prep Kit for MGI®是针对 MGI®高通量测序平台专业开发设计的新一代酶切法建库试剂盒。与传统的建库法比较，本品采用高质量的片段化酶，摆脱了繁琐的超声过程，同时简化了操作流程，将片段化模块与末端修复模块合二为一，极大的降低了建库的时间和成本。本试剂盒具有优秀的文库转化率，可应用于常规动植物基因组、微生物基因组等样本，同时能兼容 FFPE DNA 样本的建库。经测序验证，不同 GC 含量的样本，均可获得优异的测序结果，文库覆盖度高，均一性好，偏好性低，使建库变得更加简单高效。

- 适用 10 ng-1 µg 的基因组 DNA、全长 cDNA 等样本
- 高质量片段化酶，可随机切割双链 DNA，酶切片段无偏好性
- 片段化、末端修复/加 A 一步完成
- 强扩增效率的高保真酶，显著提高文库质量及产量
- 适用于 FFPE DNA 样本
- 严格的批次性能与稳定性质控

产品组分

组分编号与名称	13321ES08	13321ES16	13321ES96
13321-A  Smearase® Mix	80 µL	160 µL	960 µL
13321-B  Ligation Enhancer	240 µL	480 µL	4×720 µL
13321-C  Fast T4 DNA Ligase	40 µL	80 µL	480 µL
13321-D  2×Ultima HF Amplification Mix	200 µL	400 µL	4×600 µL
13321-E  Primer Mix for MGI®	40 µL	80 µL	480 µL

运输与保存方法

冰袋运输。所有组分-20°C 保存，有效期 1 年。

注意事项

一、关于操作

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 请于使用前将试剂盒各组分置于室温解冻。解冻后上下颠倒数次充分混匀，短暂离心后置于冰上待用。
3. 配制各步骤反应液时推荐使用移液器吹打混匀或轻轻振荡，剧烈振荡可能会造成文库产出下降。
4. 为避免样品交叉污染，推荐使用带滤芯的枪头，吸取不同样品时请更换枪头。
5. 推荐在带热盖的 PCR 仪中进行各步骤反应，使用前应预热 PCR 仪至反应温度附近。
6. PCR 产物因操作不当极易产生气溶胶污染，进而影响实验结果准确性。推荐将 PCR 反应体系配制区和 PCR 产物纯化检测区进行强制性的物理隔离；使用专用的移液器等设备；并定时对各实验区域进行清洁（使用 0.5%次氯酸钠或 10%漂白剂进行擦拭清理），以保证实验环境的洁净度。

二、关于 DNA 片段化

1. 本试剂盒兼容范围为 10 ng – 1 µg Input DNA。应尽可能使用 $A_{260}/A_{280} = 1.8-2.0$ 的高质量 Input DNA。
2. 若 Input DNA 中引入高浓度金属离子螯合剂或其他盐，可能会影响后续实验，建议将 DNA 稀释在 ddH₂O 或不含 EDTA 的 10 mM Tris Buffer (pH 7.5-8.0) 中进行片段化。
3. 对于常规的高质量基因组 DNA，酶切时间参考表 5，本试剂盒片段化偏好低，耐受各种 GC 含量的模板。对于不同降解程度的 FFPE 样本，酶切时间参考表 6。以上为推荐时间，需客户在自己的实验体系中进行微调，以达到最佳效果。
4. 为保证优质精确的片段化效果，片段化反应配制过程请于冰上操作。
5. 针对 FFPE DNA 建库，若样本质量不佳，客户对当前建库产量不满意，可选购我公司的 FFPE DNA Repair Reagent (Cat#12606) 对 FFPE DNA 进行修复，具体使用方法可参考此产品说明书。该试剂可与片段化末修加 A 过程同时进行，无需额外的操作。

三、关于接头连接 (Adapter Ligation)

1. 目前华大智造有 2 种序号的接头：1-128 和 501-596。关于其使用要求，请详见华大智造“关于 Adapter 使用”有关说明或咨询本公司。此外，华大智造申明：2 种接头由于设计工艺不同，禁止混用，否则测序数据无法拆分！
2. Adapter 的质量和浓度直接影响连接效率及文库产量。请按照表 1 和实际 DNA 投入量确实确定接头用量，需要稀释接头时，请用 TE buffer 对接头进行稀释。

表 1 10ng-1 µg Input DNA 推荐的 Adapter 使用浓度

Input DNA	10µM Adapter 稀释倍数	稀释后投入量 (µL)
31ng-1 µg	不稀释	5
10-30 ng	5	5

四、关于磁珠纯化与分选 (Bead-based Clean Up and Size Selection)

1. DNA 片段长度分选步骤可选择在末端修复/dA 尾添加之前，或接头连接后，或文库扩增后进行。
2. 当 Input DNA 质量 ≥ 50 ng，您可选择在接头连接后分选；如 Input DNA 质量 < 50 ng，建议您在文库扩增后进行分选。
3. Ligation Enhancer 中包含高浓度的 PEG，会对双轮分选产生显著影响。因此，如在接头连接后进行长度分选，必须先进行纯化步骤，再进行双轮分选步骤；如在末端修复/dA 尾添加之前或文库扩增后进行长度分选，可直接进行双轮磁珠分选步骤。
4. 磁珠使用前应先平衡至室温，否则会导致得率下降、分选效果不佳。
5. 磁珠每次使用前都应充分振荡混匀或使用移液器上下吹打充分混匀。
6. 转移上清时，请勿吸取磁珠，即使微量残留都将影响后续文库质量。
7. 磁珠漂洗使用的 80% 乙醇应现用现配，否则将影响回收效率。
8. 进行长度分选时，初始样品体积应尽量 ≥ 100 µL，不足时请用超纯水补齐。以防因样品体积太小导致移液误差增大。
9. 产物洗脱前应将磁珠置于室温干燥。干燥不充分容易造成无水乙醇残留影响后续反应；过分干燥又会导致磁珠开裂进而降低纯化得率。通常情况下，室温干燥 3-5 min 足以让磁珠充分干燥。
10. DNA 纯化或长度分选产物如需保存，可使用 TE Buffer 洗脱，产物可于 4°C 可保存 1-2 周，-20°C 可保存 1 个月。

五、关于文库扩增 (Library Amplification)

文库扩增步骤需要严格控制扩增循环数。循环数不足，将导致文库产量低；循环数过多，又将导致文库偏好性增加、重复度增加、嵌合产物增加、扩增突变积累等多种不良后果。表 2 列举了使用本试剂盒，获得 1 µg 文库的推荐循环数。

表 2 10 ng-1 µg Input DNA 获得 1 µg 产物扩增循环数推荐表

Input DNA (ng)	Number of cycles required to generate
	1 µg
1 µg	3 - 5
500 ng	4 - 6
200 ng	5 - 7
50 ng	8 - 10
10 ng	10 - 12

【注】：建库过程中若进行片段分选，扩增时请参照较高循环数扩增。

六、关于文库质检 (Library Quality Analysis)

1. 通常情况下，构建好的文库可通过长度分布检测和浓度检测来进行质量评价。
2. 文库浓度检测可使用：基于双链 DNA 荧光染料的方法，如 Qubit®、PicoGreen®等；基于 qPCR 绝对定量的方法。
3. 文库浓度检测不可使用：基于光谱检测的方法，如 NanoDrop®等。
4. 推荐使用 qPCR 方法进行文库浓度检测：Qubit®、PicoGreen®等基于双链 DNA 荧光染料的浓度测定方法，无法有效区分单端连接 Adapter 的产物、两端均未连接 Adapter 的产物以及其他不完整双链结构产物；qPCR 绝对定量基于 PCR 扩增原理，仅定量样品中两端 Adapter 完整的文库（即可测序的文库），可排除单端或两端都不连接 Adapter 的不可测序文库干扰。
5. 文库长度分布检测，可通过 Agilent Bioanalyzer 2100 等基于毛细管电泳或微控流原理的设备进行检测。

使用方法

一、自备材料

1. 纯化磁珠：Cat#12601, Hieff NGS® DNA Selection Beads 或 Cat#A63880, AMPure XP Beads 或其他等效产品。
2. DNA 质检：Agilent Technologies 2100 Bioanalyzer 或其他等效产品。
3. DNA Adapter：详情请咨询华大智造或本公司。
4. 其他材料：无水乙醇、灭菌超纯水、TE Buffer（10 mM Tris-HCl, pH 8.0-8.5+0.1 mM EDTA）、低吸附 EP 管、PCR 管、磁力架、PCR 仪等。

二、操作流程

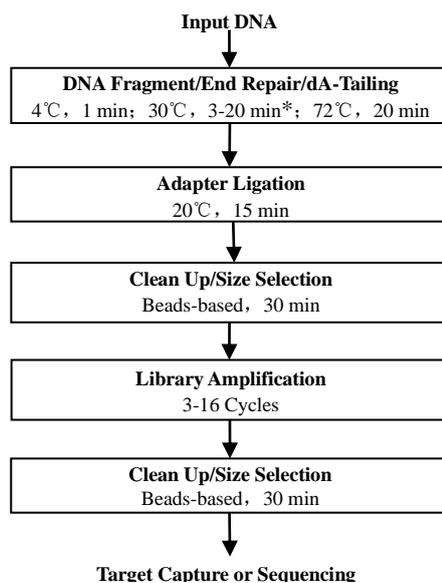


图 1 OnePot™ II DNA 建库试剂盒操作流程

三、操作步骤

3.1 DNA 片段化/末端修复/dA 尾添加 (DNA Fragment/End Preparation/dA-Tailing)

该步骤将基因组 DNA 片段化，同时进行末端修复及 dA 尾添加。

1. 将表 3 中各试剂解冻后，颠倒混匀，置于冰上备用。
2. 于冰上配制表 3 反应体系。

表3 DNA 片段化/末端修复/dA 尾添加 PCR 反应体系

名称	体积 (μL)
Input DNA	x
Smearase® Mix	10
ddH ₂ O	Up to 60 μL

- 使用移液器轻轻吹打或低速振荡混匀，并短暂离心将反应液离心至管底。
- 将上述 PCR 管置于 PCR 仪，设置表 4 所示反应程序，进行 DNA 片段化，末端修复及 dA 尾添加反应。

表4 DNA 片段化/末端修复/dA 尾添加 PCR 反应程序

温度	时间
热盖 105°C	On
4 °C	1 min*
30 °C	3-20 min**
72 °C	20 min
4 °C	Hold

【注】：*DNA 片段化过程为有效控制片段化效果，避免过度酶切，反应程序可预先设置 4°C，待模块温度降至 4°C 时，将 PCR 管放入 PCR 仪即可。

**对于完整的基因组 DNA，酶切时间参考表 5；对于质量不一的 FFPE DNA 样本，酶切时间参考表 6。

表5 常规基因组 DNA 片段化时间选择表

插入片段主峰大小	片段化时间	优化范围
350 bp	8 min	5-12 min
250 bp	10 min	8-15 min
200 bp	13 min	10-20 min
150 bp	20 min	12-25 min

表6 FFPE DNA 片段化时间选择表

插入片段主峰大小	片段化时间	DIN*
250 bp	9-13 min	> 8.0
250 bp	8-11 min	6.5-8.0
250 bp	4-8 min	4.2-6.5
250 bp	3-6 min	2.5-4.2

【注】：*DIN 为 DNA Integrity Number，是用 Agilent 2200 来定义 FFPE DNA 降解程度的一种方法，详见图 2。

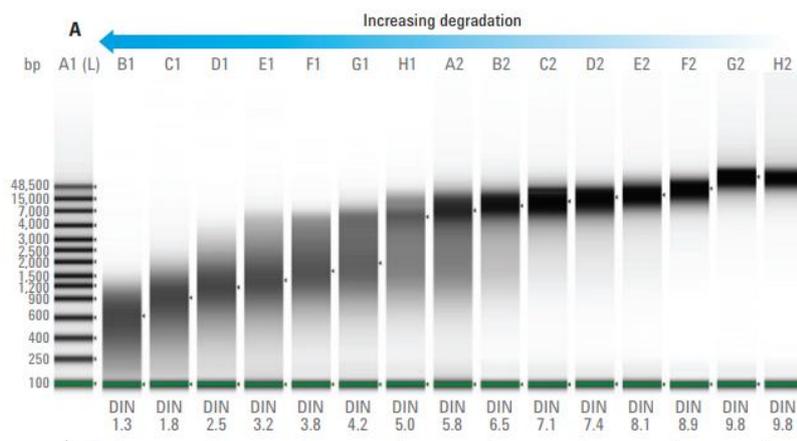


图2 Agilent 2200 定义不同降解程度样本的 DIN 值

3.2 接头连接 (Adapter Ligation)

该步骤将 3.1 步骤的产物末端，连接特定的 MGI®接头。

- 根据 Input DNA 量按表 1 稀释 Adapter 至合适浓度。
- 将表 7 中各试剂解冻后颠倒混匀，置于冰上备用。
- 于 3.1 步骤 PCR 管中配制表 7 所示反应体系。

表 7 Adapter Ligation PCR 体系

名称	体积 (μL)
dA-tailed DNA (3.1 步骤产物)	60
Ligation Enhancer	30*
Fast T4 DNA Ligase	5
DNA Adapter	5

【注】：*Ligation Enhancer 比较粘稠，请上下颠倒、振荡，充分混匀并瞬时离心后使用。

- 使用移液器轻轻吹打或振荡混匀，并短暂离心将反应液收集至管底。
- 将 PCR 管置于 PCR 仪中，设置表 8 所示反应程序，进行接头连接反应。

表 8 Adapter Ligation PCR 反应程序

温度	时间
热盖 105°C	Off
20°C	15 min
4°C	Hold

【注】：当 Input DNA 量较低，实验效果不理想时，可尝试将连接时间延长一倍。

3.3 连接产物磁珠纯化 (Post Ligation Clean Up)

该步骤使用磁珠对 3.2 步骤的产物进行纯化或分选。纯化可除去未连接的 Adapter 或 Adapter Dimer 等无效产物。

3.3.1 纯化操作步骤：

- 准备工作：将 Hieff NGS® DNA Selection Beads 磁珠由冰箱中取出，室温平衡至少 30 min。配制 80% 乙醇。
- 涡旋振荡或充分颠倒磁珠以保证充分混匀。
- 吸取 80 μL Hieff NGS® DNA Selection Beads (0.8×, Beads:DNA=0.8:1) 至 Adapter Ligation 产物中，室温孵育 5 min。
- 将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中分离磁珠和液体，待溶液澄清后 (约 5 min)，小心移除上清。
- 保持 PCR 管始终置于磁力架中，加入 200 μL 新鲜配制的 80% 乙醇漂洗磁珠，室温孵育 30 sec 后，小心移除上清。
- 重复步骤 5，总计漂洗两次。
- 保持 PCR 管始终置于磁力架中，开盖空气干燥磁珠至刚刚出现龟裂 (不超过 5 min)。
- 将 PCR 管从磁力架中取出，进行洗脱：

1) 如产物无需进行片段分选，直接加入 21 μL ddH₂O，涡旋振荡或使用移液器轻轻吹打至充分混匀，室温静置 5 min。

【注：如纯化产物如需保存，可使用 TE Buffer 洗脱】。将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中静置，待溶液澄清后 (约 5 min)，小心移取 20 μL 上清至新 PCR 管中，切勿触碰磁珠。

2) 如产物需进行双轮分选，加入 102 μL ddH₂O，涡旋振荡或使用移液器轻轻吹打至充分混匀，室温静置 5 min。【注：如纯化产物如需保存，可使用 TE Buffer 洗脱】。将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中静置，待溶液澄清后 (约 5 min)，小心移取 100 μL 上清至新 PCR 管中，切勿触碰磁珠。

3.3.2 双轮分选操作步骤：

- 准备工作：将 Hieff NGS® DNA Selection Beads 磁珠由冰箱中取出，室温平衡约 30 min。配制 80% 乙醇。
- 请涡旋振荡或充分颠倒磁珠以保证混匀。
- 根据 DNA 片段长度要求，参考表 9 向上述 100 μL DNA 上清中加入第一轮分选磁珠，涡旋混匀或移液器吹打 10 次混匀。

表 9 磁珠文库分选推荐比例

DNA 文库插入片段大小	150 - 250 bp	200-300 bp	300-400 bp
DNA 文库大小	230 - 330 bp	280-380bp	380-480bp
第一轮体积比 (Beads:DNA)	0.78×	0.68×	0.58×
第二轮体积比 (Beads:DNA)	0.20×	0.20×	0.20×

【注】：表中“×”表示样品 DNA 体积。如文库插入片段长度为 200 bp，样品 DNA 体积为 100 μL，则第一轮分选磁珠使用体积为 0.78×100 μL=78 μL；第二轮分选磁珠使用体积为 0.20×100 μL=20 μL；表中所推荐比例是针对 Adapter Ligated Insert DNA (Post Ligation)，如果用户在

接头连接前进行分选，请采用 HiEff NGS® DNA Selection Beads (Cat#12601) 说明书中推荐的比例。

4. 室温孵育 5 min。
5. 将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中，待溶液澄清后（约 5 min），小心转移上清到干净的离心管中。
6. 参考表 7 向上清中加入第二轮分选磁珠。
7. 涡旋混匀或移液器吹打 10 次混匀，室温静置 5 min。
8. 将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中，待溶液澄清后（约 5 min），小心移除上清。
9. 保持 PCR 管始终处于磁力架中，加入 200 μ L 新鲜配制的 80%乙醇漂洗磁珠，室温孵育 30 sec，小心移除上清。
10. 重复步骤 9。
11. 保持 PCR 管始终处于磁力架中，开盖干燥磁珠至刚刚出现龟裂（约 5 min）。
12. 将 PCR 管从磁力架中取出，加入适量 21 μ L ddH₂O，涡旋振荡或使用移液器轻轻吹打充分混匀，室温静置 5 min。
13. 将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中分离磁珠和液体。待溶液澄清后（约 5 min），小心转移 20 μ L 上清至干净的管中。

3.4 文库扩增 (Library Amplification)

该步骤将对纯化或长度分选后的接头连接产物进行 PCR 扩增富集。

1. 将表 10 中试剂解冻后颠倒混匀，置于冰上备用。
2. 于无菌 PCR 管中配制表 10 所示反应体系。

表 10 PCR 扩增反应体系

名称	体积 (μ L)
2×Ultima HF Amplification Mix	25
Primer Mix for MGI	5
Adapter Ligated DNA (3.3 步骤产物)	20

3. 使用移液器轻轻吹打或振荡混匀，并短暂离心将反应液收集至管底。
4. 将 PCR 管置于 PCR 仪中，设置表 11 所示反应程序，进行 PCR 扩增。

表 11 PCR 扩增反应程序

温度	时间	循环数
98°C	1 min	1
98°C	10 sec	
60°C	30 sec	参照注意事项中表 1
72°C	30 sec	
72°C	5 min	1
4°C	Hold	-

3.5 扩增产物磁珠纯化或分选 (Post Amplification Clean Up/Size Selection)

同 3.3.1 步骤中纯化操作步骤。使用 HiEff NGS® DNA Selection Beads (0.9×, Beads:DNA=0.9:1) 纯化文库扩增产物。如需分选，操作方法同 3.3.2 双轮分选步骤。

3.6 文库质量控制

通常情况下，构建好的文库可通过浓度检测和长度分布检测来进行质量评价，具体请参见注意事项六。

3.7 文库环化

使用 HiEff NGS® Fast-Pace DNA Cyclization Kit for MGI® (Cat#13341) 或其他等效产品进行文库单链环化反应。

3.8 参考实例

使用 HiEff NGS® OnePot™ II DNA Library Prep Kit for MGI® 对小鼠胸腺 gDNA 样本进行酶切建库检测，片段化结果见图 3；建库结果见图 4。

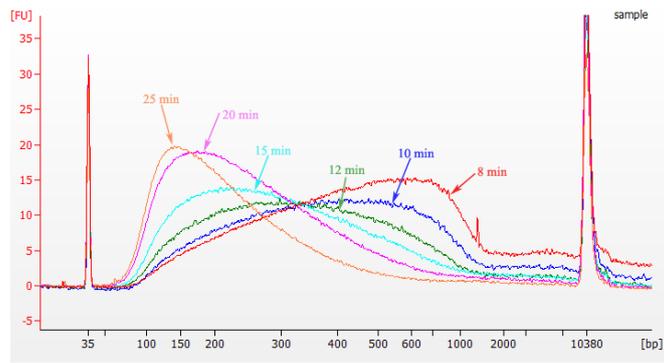


图3 OnePot™ II DNA 建库试剂盒酶切 800 ng 小牛胸腺 gDNA 样本（不同酶切时间片段化效果检测）


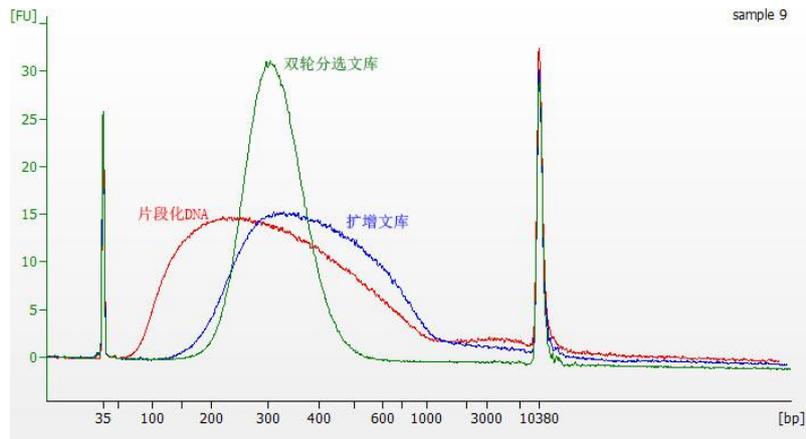


图4 使用本试剂盒进行 human gDNA 样本建库，文库进行电泳检测
 (Input DNA 为 50 ng, 酶切 12 min, 扩增 8 cycles)

Good science

Good products

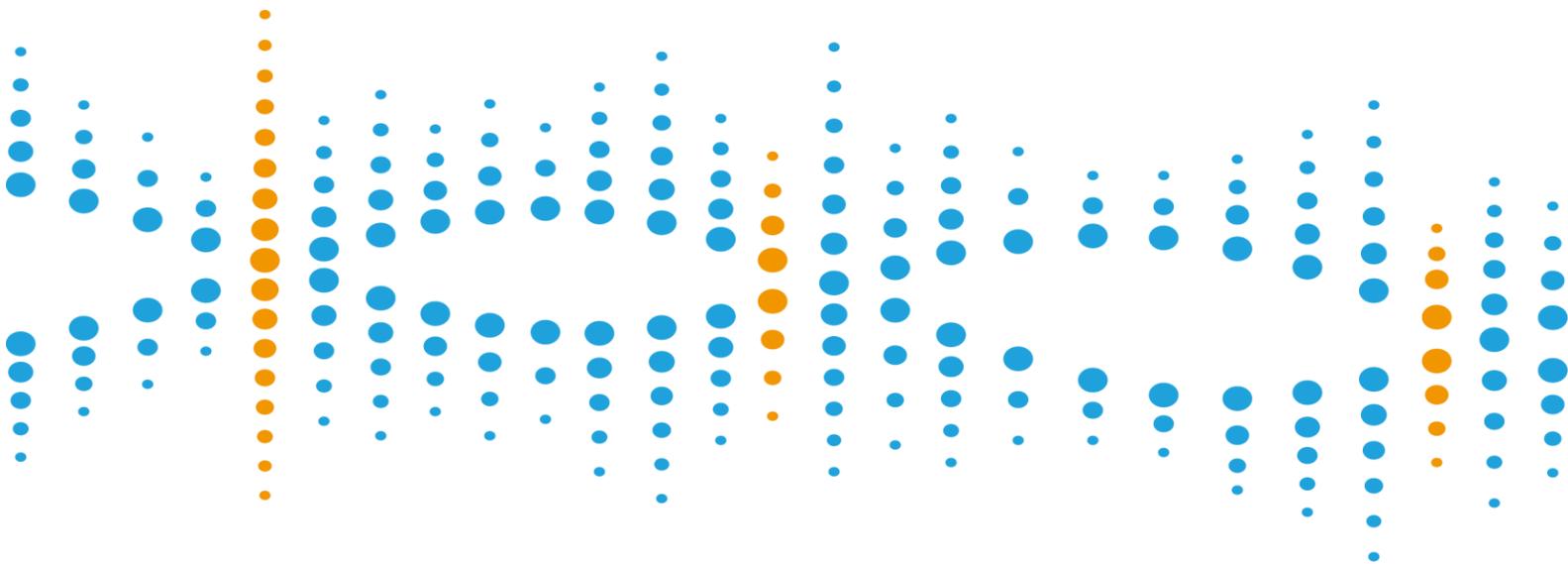

Yeasen Biotech Co., Ltd.

Service call: 400-6111-883

Email: order@yeasen.com

Web: www.yeasen.com

Add: Floor 3, Building 1, No.166 Tianxiong Road,
International Medical Zone(SIMZ), Shanghai, China

