

## MycGuard™-2 Solution (500×), for Disinfecting Ordinary Water Bath

### 水浴锅 2 号消毒卫士（支原体污染预防）

#### 产品信息

产品名称	产品编号	规格
MycGuard™-2 Solution (500×), for Disinfecting Ordinary Water Bath 水浴锅 2 号消毒卫士（支原体污染预防）	40610ES60	100 mL

#### 产品描述

在细胞培养过程中，支原体污染常有发生，但由于其特殊性很难被肉眼和显微设备检测到，这无疑支原体的检测与去除增加了难度，因此做好各处支原体的预防工作显得尤为重要。

支原体污染不仅涉及到细胞培养板、培养试剂或超净台等直接接触细胞的场所，细胞培养箱水盘和水浴锅等设备也是可能引发支原体污染的潜在环境，翌圣生物为了全方位的呵护您的细胞免受支原体的影响，除提供直接去除支原体试剂的清除试剂外，还对正常细胞提供支原体预防试剂以防支原体污染。主要包括以下几个方面：试剂预防（直接加入细胞培养基中）、超净台预防（喷雾）、水浴锅预防和细胞培养箱水盘预防（直接按比例加入）等。

本品为水浴锅支原体预防试剂，以 500× 的浓缩液形式提供，初次使用建议先清洁水浴锅，然后加入用去离子水稀释至 1× 的支原体预防试剂，每隔 4~6 周更换一次，可有效预防支原体的污染。

#### 运输与保存方法

冰袋运输。

-20 °C 避光保存，保质期 1 年。若较长时间不用，请注意避光保存。

#### 注意事项

- 1) 使用本试剂前请仔细阅读说明书。
- 2) 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。