

MycAway™ Spray (Ready-to-use)

支原体喷雾剂（即用型）

产品信息

产品名称	产品编号	规格
MycAway™ Spray (Ready-to-use)	40605ES02	500 mL
支原体喷雾剂（即用型）	40605ES03	2×500 mL
	40605ES08	10×500 mL

产品描述

MycAway™ Spray (Ready-to-use) 支原体喷雾剂能阻止真菌（和孢子），细菌（和孢子），支原体和病毒（包括 HIV 和 Hepatitis B）的生长和污染。它的活性成分是季铵类衍生物，不含汞、甲醛、苯酚或酒精等刺激性物质，无毒并可以生物降解。对一般的工作台和器材表面没有任何损伤。

本品为 1× 的工作液，直接使用即可。

使用方法

- 1) 每两个星期喷一次 CO₂ 培养箱，喷洒前不需要清空培养箱。
- 2) 超净工作台每次使用前喷一次，待其自然风干。

运输与保存方法

室温运输及保存，保质期 18 个月。

注意事项

- 1) 使用本试剂前请仔细阅读本说明书全文。
- 2) 整个实验，应规范操作包括反应体系的配制、样本处理及加样。
- 3) 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。