

转印滤纸


产品信息

产品名称	产品编号	规格
转印滤纸	80836ES05	50 片/包

产品描述

翌圣的 MiniPro™ Blot I 迷你垂直转印槽是翌圣 MiniPro 电泳系统的一部分，该系统还包含了可运行 SDS-PAGE 和 Native-PAGE 凝胶的 MiniPro™ PET 系列的迷你垂直电泳仪。其中**转印滤纸**是一种预先裁剪好的可以直接用于 Western Blot 等蛋白或核酸转印的滤纸。本转印滤纸适用于如下图所示的市场上类似的 MiniTrans 转印槽，并且搭配凝胶与转印膜形成经典的三明治转膜结构。

滤纸尺寸大小：10 cm×7 cm；**厚度：**0.77 mm；**每次推荐使用量：**推荐上下层各 1~3 片。

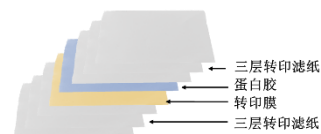

运输与保存方法

常温 (wet ice) 运输。室温保存。有效期 2 年！

注意事项

- 1) 易碎品，使用时注意破碎，避免误伤
- 2) 本转印滤纸适合湿转、干转，半干转。但干转或半干转时，滤纸尺寸可能略大于胶和印迹膜，为了更好的转膜，可以将其裁剪成与胶和印迹膜一样大小，以避免短路。当然做湿转可以不用考虑大小问题，只要能覆盖胶就可以！