


96 孔金属磁力架

产品信息

产品名称	产品编号	规格
96 孔金属磁力架	80462ES03	个

产品描述

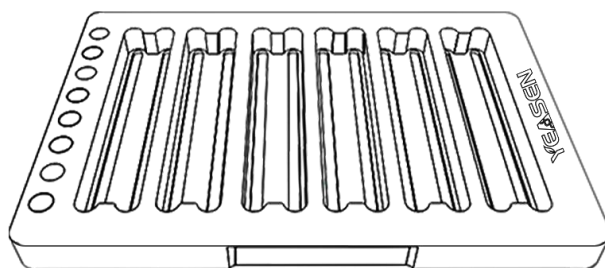

Yeasen 96 孔金属磁力架，适配 PCR 8 联管、无裙边或半裙边 96 孔板。磁力架上共有 13 列孔位，用于改变 96 孔板在磁力架上的位置，以达到充分洗涤磁珠的目的。96 孔金属磁力架适用于高通量测序建库过程中核酸样品的分离纯化、片段分选等实验流程。此外，该磁力架采用独特轻便材质，可配合微孔板离心机使用。

使用方法

将含磁珠的 96 孔 PCR 板或 8 联管放于磁力架上。静置直至磁珠完全吸附至管壁即可进行下一步骤。

运输与保存方法

常温运输，室温保存。

注意事项

- 1) 请勿高压灭菌 Yeasen 磁力架，必要时可使用干净布块蘸水或温和的清洁剂擦拭清理。
- 2) 为保证 Yeasen 96 孔金属磁力架使用效果，请在 50℃ 以下的干燥环境中使用，如将磁力架置于 -20℃ 等低温环境中，恢复至室温后方可使用，但低温可能造成磁力减弱。