


## PCR 金属磁力架

### 产品信息

产品名称	产品编号	规格
PCR 金属磁力架	80460ES03	个

### 产品描述

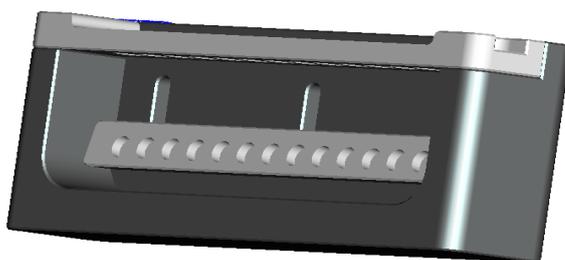

Yeasen PCR 金属磁力架主要适用于 200  $\mu$ L EP 管，组成部分如下：本体、磁条、EP 管支架；EP 管支架分为 13 $\times$ 0.2 mL EP 管、13 $\times$ 0.5mL EP 管、7 $\times$ 1.5 mL EP 管。

### 使用方法

将结合完毕的装有待分离的磁珠、目的物混合液的 EP 管放置于磁力架上。静止 120 秒，直到磁珠都被吸至 EP 管壁。小心的倒去液体，或者用移液枪吸弃液体。EP 管从磁力架上取出，放回普通 EP 管架，即完成了分离操作。若需更换 EP 管支架，将支架固定螺丝松开，取下前 EP 管支架，将需要的支架装上拧紧螺丝，有弧面朝外，调节磁条到合适位置即可。

### 运输与保存方法

常温运输，室温保存。

### 注意事项

- 1) 请勿使用刀片开箱，防止划伤磁力架的外表面。
- 2) 为保证 Yeasen 金属磁力架使用效果，请在 50 $^{\circ}$ C 以下的干燥环境中使用，如将磁力架置于-20 $^{\circ}$ C 等低温环境中，恢复至室温后方可使用，但低温可能造成磁力减弱。
- 3) 请勿高压灭菌 Yeasen 磁力架，磁力架的磁条可用中性清洁剂清洗，禁用有机溶剂。