


2 mL 金属磁力架

产品信息

产品名称	产品编号	规格
2 mL 金属磁力架	80461ES03	个

产品描述

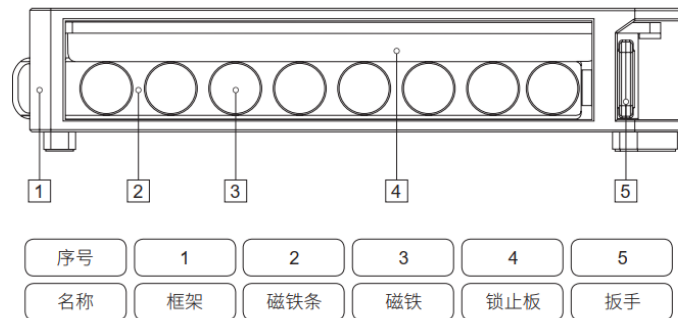

Yeasen 2 mL 金属磁力架，适用于 1.5 ml 和 2.0 ml 离心管，拥有 16 个孔位，磁铁拥有更强磁力，除了用于常规磁珠法核酸分离纯化实验外，特别推荐用于高通量测序建库过程中核酸样品的分离纯化、片段分选等实验流程。本产品采用特殊的锁止和松开结构，可轻松取放和固定离心管。

使用方法

通过转动扳手调节磁力架状态，分为“OPEN”、“LOCK”两档；“OPEN”表示离心管处于打开状态，可自由放入、拿取；“LOCK”表示离心管处于锁止状态，可进行混匀。

运输与保存方法

常温运输，室温保存。

注意事项

- 1) 请勿高压灭菌 Yeasen 磁力架，必要时可使用干净布块蘸水或温和的清洁剂擦拭清理
- 2) 为保证 Yeasen 金属磁力架使用效果，请在 50℃ 以下的干燥环境中使用，如将磁力架置于 -20℃ 等低温环境中，恢复至室温后方可使用，但低温可能造成磁力减弱