

加热磁力搅拌器

Cat#80420

使用说明书
Product Manual



目 录

产品信息	1
产品描述	1
结构示意	1
操作指南	1
注意事项	2
技术参数	2
可选配附件	2


产品信息

产品名称	产品编号	规格
加热磁力搅拌器	80420ES01	台

产品描述

磁力搅拌器是用于液体混合的实验室仪器，主要用于搅拌或同时加热搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。在搅拌液体的同时，配合加热温度控制，可以根据具体的实验要求加热并控制样本温度，维持实验条件所需的外部条件，保证液体混合或固液混合达到实验要求的指标。

结构示意图

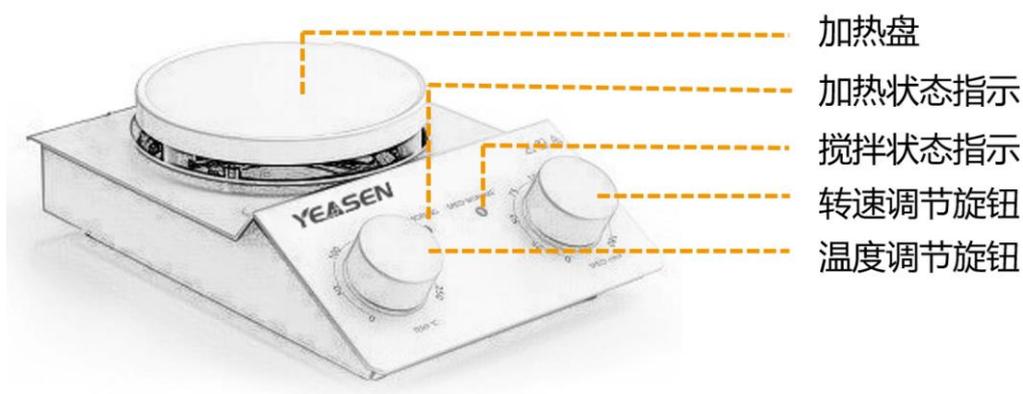

（图片供参考，具体以实物为主）

操作指南

1. 插上电源。
2. 打开电源开关。
3. 转左右两个黑色旋钮可以使机器开始加热及搅拌和暂停。
4. SPEED 灯和 TEMP 灯分别指示速度和加热运行状态，比如：
 - a. SPEED 灯亮，仪器在搅拌，
 - b. SPEED 灯不亮，搅拌没有在工作；
 - c. TEMP 灯亮，加温正常运行；
 - d. TEMP 灯不亮，加热没有在工作。
5. 把容器放在陶瓷加热圆盘中心位置。

【注】：如放置靠边（偏离中心）可能会出现搅拌噪音大，搅拌子甚至撞击容器。此时需调整容器位置。
6. 如果搅拌子发生跳子现象，要转动黑色调速旋钮使机器暂停，再把转速调慢一点，由慢到快调整转速。

【注】：不可以高速启动。

注意事项

1. 本仪器在室内使用，使用环境温度 0 ~ 45 °C，湿度小于等于 80%。
2. 仪器要放在平整稳定的平台上。使仪器保证干燥清洁。
 【注】：如有有机质落在加热盘面上，需要立即清洁后再使用
3. 仪器周围无影响正常使用的震动和强气流，如有强气流会影响加热的效果和精度。
4. 仪器周围无易燃易爆气体和粉尘。
 【注】：此仪器非防爆型号
4. 严禁手上有液体时插拔电源和按动开关。
5. 严禁在通电状态维修保养仪器，仪器故障应及时联系厂家。

技术参数

项目	参数
最大液体搅拌量	5 L
转速范围	0-1500 rpm
加热输出功率	300 W
温度范围	室温 ~ 150 °C
工作盘尺寸	120 mm
工作盘材质	纳米陶瓷
外形尺寸	233*150*65 mm
重量	2.5 KG

可选配附件



图 1 温度计支撑套件

【注】：标配不含该附件，若需购买，请联系销售。

Good science

Good products

翌圣生物科技（上海）股份有限公司

服务电话:400-6111-883

咨询邮箱:marketing@yeasen.com

网 址:www.yeasen.com

地 址:上海市浦东新区国际医学园区天雄路166号1号楼402室

